

硫酸钠水溶液(5%)

Sodium sulfate aqueous solution (5%)

货号： C2016

规格： 500ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织最好固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。在脱钙过程中，酸类物质打破了组织中蛋白质分子间的横链，并释放可以同水分子结合的亲水基团，引起组织膨胀。组织脱钙后，要立即将组织中的酸中和掉，使组织迅速脱酸和中性化，以保证切片质量和染色效果。硫酸钠水溶液(5%)是较常用的骨组织脱钙后处理液，过夜处理。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 骨组织脱钙时，取材不易过厚。
2. 组织脱钙后用蒸馏水洗清洗。
3. 组织转移至硫酸钠水溶液(5%)中，处理 24h。
4. 用蒸馏水冲洗数次。

注意事项：

1. 适当加温能加快处理速度，一般不应超过 37 ~ 40℃。
2. 不建议采用水洗处理法，易引起组织膨胀。